

ValueRead シーケンス ご注文の流れ

- ユーロフィンジェノミクスのWebページでログイン後ご注文ボタンを押してください。
- 画面に従いサンプル情報をご入力ください。
※解析タイプ・サンプル形状にあったタブをご選択ください。
- サンプル回収サービス(無料)の有無を選択(集荷希望日時を選択)
※締切は集荷希望日の前営業日17:00(土日祝日の受付不可)
※お客様側でサンプル発送を手配なさる場合は「サンプル回収不要」のチェックボックスに☑をいれてください。
- 注文完了画面を印刷し(※必須)、サンプルに同封して下記ユーロフィンの住所宛てご送付ください。



サンプル回収サービス<無料>

日通航空がサンプルの回収に伺いますので、下記の手順にて回収サービスをご依頼ください。

STEP 1	注文ページ、回収サービス希望欄のカレンダーより集荷日を選択。集荷希望時間もご選択ください。
STEP 2	日通航空配送ドライバーがサンプルの回収にお伺いします。サンプルは破損や液漏れの無いよう緩衝材などで保護し、梱包した状態でドライバーにお渡しください。必ず、ウェブ注文完了画面の同封をお願いいたします。96ウェルプレートは上下が逆さまにならないよう、外箱を用意して梱包してください。
STEP 3	午前10時までにユーロフィンジェノミクスへサンプル到着。 ※午後着の場合には納期が1営業日遅れます。地域、集荷時間によっては翌日午前着指定ができない場合がありますので、詳細は日通航空配送ドライバーまでお問い合わせください。
STEP 4	解析結果のご報告(ご報告までの納期は解析タイプによって異なります。)

※常温での輸送になりますので、保冷輸送をご希望の場合は保冷剤を同梱ください。 ※サンプル回収はデフォルト設定されております。不必要な方は、回収不要の☑をチェックしてください。 ※集荷は集荷日前日の17時までにお申し込みください(土日祝日受付負荷)。 ※集荷依頼受付完了後、自動返信メールを送信いたします。集荷日をご確認下さい。

●他運送会社の着払送付も可能です。ヤマト運輸着払伝票印字も承ります。ご希望は下記までお問い合わせ下さい。

サンプル調製方法

詳細はWebサイトをご覧ください。

eurofinsgenomics.jp ▶ 各種受託サービス ▶ DNAシーケンス ▶ サンプル調整方法

●お問い合わせ・サンプル送付先●
ユーロフィンジェノミクス株式会社
DNAシーケンス部門

〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F
TEL: 03-6631-0104
E-mail: sequence-jp@gsjp.eurofinsasia.com

代理店

ユーロフィンジェノミクス株式会社
eurofinsgenomics.jp


eurofins
Genomics

eurofins
Genomics

DNAシーケンスサービス

サンプル回収サービスは無料
到着のその日に解析結果をお届け

Value Read Sequence
Primer Pre-mixed / Separate
Primer Walking
Stock primer
Tube / 8 Strip / Plate Sequencing
Sample Pick-up Service

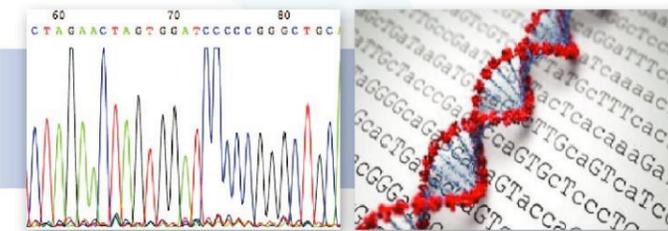

ユーロフィンジェノミクス株式会社

eurofinsgenomics.jp

DNAシーケンスサービス

3つのDNAシーケンスサービスラインをご用意。1サンプルからサンプル回収無料、解析結果のご報告はサンプル到着日から。

EXPERIENCE THE POWER OF DNA.

低価格のシーケンスサービス Value Readシーケンス

※シングルチューブ、8連チューブは1サンプルから注文可能、96ウェルプレートは48サンプル以上でご依頼ください。
※解析料金は1サンプルあたりの料金です。

プレミックスタイプ

お客様のお手元でDNAサンプルとプライマーを混合していただくタイプです。

シングルチューブ ……(参考価格) **¥800**

8連チューブ ……(参考価格) **¥580**

96ウェルプレート ……(参考価格) **¥350**

当日報告

1営業日～

リーズナブルな価格でシーケンスを外注したい方、できるだけ早く解析結果が欲しい方にお勧めの、低価格で短納期のシーケンスサービスです。

- 土曜日もサンプル受取と解析を致します（土曜日解析の詳細はウェブサイトをご確認ください）。

セパレートタイプ

プライマーを別チューブか別プレートでご用意または弊社ユニバーサルプライマーを使用するタイプです。オプションでPCR産物精製も対応可能です。

シングルチューブ ……(参考価格) **¥1,500**

96ウェルプレート ……(参考価格) **¥550**

当日報告

1営業日～

当日報告は、平日午前10時以前にサンプルが弊社に到着した分まで。午前10時以降到着分につきましては納期（ご報告）は翌営業日となります。

テンプレート調整が不安な方、解析困難なサンプルをお持ちの方へ フルサポートシーケンス

電気泳動によるテンプレートの品質チェック、濃度測定結果をもとに、最適化した条件で解析を行います。サンプル調製にご不安な方や手間を省きたい方、解析困難なサンプルをお持ちの方にもお勧めのサービスです。GCリッチや高次構造などの解析が難しいサンプルに対応したプロトコルも適用可能です。

シングルチューブ ……(参考価格) **¥3,000/解析**

難読サンプル用のプロトコル適用可能

結果不良時には反応条件を再検討し、再解析まで実施

ユニバーサルプライマー無料

プライマー合成、PCR産物精製のオプションも対応

プラスミドの挿入部位やPCR産物全長を解析したい場合に プライマーウォーキング

500～600塩基毎にプライマーを設計し、全長の解析を行います。ユーロフィンジェノミクスではプライマー合成とDNAシーケンスを同じラボ内で行うため、迅速に解析を進めることが可能です。

シーケンシング (参考価格) **¥5,200/500塩基** プライマーの設計・合成 (参考価格) **¥3,400/本**

片鎖解析・両鎖解析の選択可

3営業日/500塩基で解析実施

ユニバーサルプライマー無料

プライマー合成、PCR産物精製のオプションも対応

オプション

オプション	サンプル	追加料金 (1サンプル当たり)	追加納期
PCR産物精製 ※フルサポートおよびValueRead シーケンスのセパレートのみ	シングルチューブ	(参考価格) ¥1,000	+1営業日～
	96ウェルプレート	(参考価格) ¥150	+1営業日～
プライマー合成 (PCReadyプライマー)		(参考価格) ¥980	+1営業日～

※記載の価格は2025年3月現在の価格です。価格変更する場合がありますので予めご了承ください。