

## サンプル準備の補足

DNAシーケンス解析 対応容器のご案内  
-Value Read プレミックス-

輸送時の液漏れ防止あるいは解析作業を正確に行うため、サンプルは弊社で受入れ可能な容器をご利用ください。**下記を満たしていれば、特に容器メーカーや型番の指定はございません。**いずれの容器の場合も、**必ずオンライン注文完了画面の印刷物を同封**してください。サンプル到着後の照合作業で開封と同時に必要になりますためご協力お願いいたします。

## A) シングルチューブ [1.5mL]

形・色：1.5 ml 透明コニカルチューブ

**【重要】** チューブ本体またはふたに**サンプルNo**を記入のこと



## B) 8 連チューブ [0.2mL]

形・色：容量0.2mlの透明8連PCRチューブ

ふた：8連キャップにて密閉

**【注意事項】**

- ・チューブ本体に**サンプルNo**を記入のこと (例) 1-1 ~ 1-8、2.1~2.8 etc.)
- ・サンプルは端から詰めること (途中に空wellがある場合解析されません)
- ・パラフィンテープでの固定は開封に支障をきたすのでおやめください



## C) 96 well プレート

形・色：容量0.2mlの透明セミスカート 96 well PCRプレート

※フルスカートも可

ふた：**8連キャップ**にて、密閉してください。

**※プレート用シール不可**

**サンプルの配置について**

G12,H12のウェルは弊社でコントロール用に使用するため**サンプルを入れないでください**  
(入っている場合にはそのwellの解析が行われません)

真横からチューブが見える  
セミスカータイプ推奨



## 梱包と送付

上記サンプル準備後に、更に緩衝材などで保護し梱包箱※に入れたうえで、サンプル回収サービス担当者へお渡しになるか、着払いにて弊社へ常温で送付してください。(常温以外の場合、送料を請求させていただく場合がございます)

梱包が厳重すぎる場合、かえって迅速な作業開始ができず困ってしまう為、中身が箱から飛び出さない程度の包み方がウレシイです！



回収に関する詳細は下記URLを参照ください

<https://eurofinsgenomics.jp/jp/service/dnasequence/sample-pick-up.aspx>

