

受託人工遺伝子合成サービス



便利でコスト効率を実現する二本鎖DNA断片 Gene Fragment

Gene Fragmentはお手元でのクローニングや2本鎖DNAを使用する用途などに有用です

ユーロフィンの Gene Fragment

- 2,000bpまでの二本鎖DNA断片をご提供（ベクターに挿入されておりません^{*3}）
- お求めやすい価格！ ● 乾燥品 ● 収量0.3μg以上（*4：分光光度計での測定値よりの換算）
- 合成鎖長のサイズ確認済 <人工遺伝子と異なり配列保証はありません^{*3}>
(クローニングされる場合には複数クローンを取得されることを勧めさせていただきます)

Gene Fragment 価格・納期

塩基数 ^{*1}	価格（税別価格）	収量 ^{*4}	標準納期 ^{*2}
100～600bp	13,200円	約0.3μg以上	2～9営業日 出荷
601～750bp	16,500円		
751～1,000bp	19,800円		
1001～1,250bp	32,900円		
1251～1,500bp	39,500円		
1501～1,750bp	45,000円		
1751～2,000bp	50,500円		

*1：配列は2000bpまでの弊社基準でのスタンダード配列【GC、AT含量が65%以内（局部的に75%を超えない）、繰り返し配列を含まない、9塩基以上の同一塩基の連続を含まない配列】が対象です。

配列内容によっては価格の変動や合成をお受けできない場合がございますが、何卒ご容赦ください。

注意点：縮重塩基(Wobbles)については受け付けておりませんので、ご注意ください。

*2：一口または同日のご依頼が20本以上をご計画の場合、Web入力前に人工遺伝子部門 gsy-jp@eurofins.com までご一報をください。製造稼働率により受け入れが難しい場合や納期が変わる場合がありますので、製造上状況やご要望を踏まえご回答させていただきます。なお、ご相談品でありましても、注文・見積依頼自体は別途お客様側で必ずWEBへご入力いただく必要がございます点につき予めご了承ください。

*3：シーケンス解析にて合成配列を確認した配列保証やご指定ベクターに挿入した状態での納品をご希望の方は、フラグメントではなく、人工遺伝子合成サービスをご検討ください。

人工遺伝子の場合▶製品概要： <https://eurofinsgenomics.jp/jp/service/gsy/overview.aspx>

Gene Fragment をご希望のお客様へ

ご注文方法：専用サイトからのご入力

2021年2月現在、弊社の公式ウェブサイト上ではフラグメント専用サイトURLを一般公開しておらず、フラグメント合成をご検討のお客様へのみご紹介しております。**そのため弊社ウェブページのホーム**

(www.eurofinsgenomics.jp)からは、当専用ページへ繋がるボタンはございません。

以下の専用URLはお気に入りやブックマーク等に直接ご登録しご活用をお願いいたします。

《フラグメント注文専用ウィザード》 <https://www.eurofinsgenomics.jp/jp/orderpages/gsy/gene-fragments/>

2021年2月現在、弊社の公式ウェブサイト上ではフラグメント専用サイトURLを一般公開しておらず、フラグメント合成をご検討のお客様へのみご紹介しております。そのため弊社ウェブページのホーム (www.eurofinsgenomics.jp) からは、当専用ページへ繋がるボタンはございません。

以下の専用URLはお気に入りやブックマーク等に直接ご登録しご活用をお願いいたします。

《フラグメント注文専用ウィザード》 <https://www.eurofinsgenomics.jp/jp/orderpages/gsy/gene-fragments/>

① ご注文サイト - eurofinsgenomics.jp -

弊社からご案内のwebサイトからご依頼をお願いいたします。
多数量希望の場合には便利な一括入力かアップロード入力がおおすすめです。(p1、*3の通り20本程度の場合は事前にご相談ください)



② ご注文ウィザード、入力画面

ウィザード内にてご依頼いただく Fragment 配列情報についてご入力ください。



③ 買い物カゴ→購入手続き/見積依頼

買い物カゴにてご購入または見積り依頼を指定 ▶ お届け先等、画面に沿って続きをご入力し、自動返信と正式メールをご取得ください。


※ログイン補足：

買い物カゴでの「見積り」または「購入へ」のクリック操作後はログインし操作の継続をお願いいたします。
アカウント新規登録を求められる場合がございますが、他の商品購入用に既に作成されたログインIDもご利用になれますので、新規登録せず、**同画面【右側】のログイン欄へ適宜ご入力**しお進みください。アカウント未登録の方は、アカウント新規登録をして進んでください。



● 一括入力、アップロード入力のご紹介：

単数でも複数でも、簡単にDNA配列を一括で入力可能な機能です。
一括入力は、エクセル等のファイルで配列を保管されていたら、copy & pasteで依頼可。
アップロード形式のファイルは、依頼webからダウンロード可。

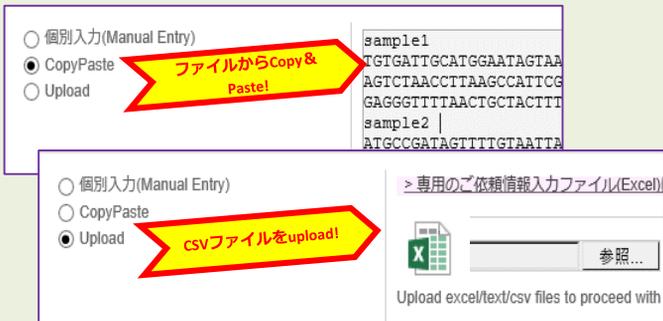

● コМПレックス配列：

フラグメント合成製品ではコンプレックス配列はお受けできません。いずれかご検討ください。

- ・操作画面に表示されましたコンプレックス理由詳細をご参考に配列変更してください。
- ・配列最適化(次項)をご検討ください。
- ・変更せずコンプレックス配列のままをご希望の場合は、通常的人工遺伝子製品をご検討ください。(別途、人工遺伝子合成用の注文ウィザードからご入力ください)

● フラグメント配列最適化の依頼方法：

フラグメント注文ウィザードのページからは配列最適化が直接できません。お手数ですが、便宜的に、通常的人工遺伝子ご注文ウィザードから最適化希望で操作を進め、人工遺伝子製品の注文特記事項欄へ「フラグメント合成希望」とご記入し見積り依頼またはご注文してください。

人工遺伝子ご注文スタートページ

<https://www.eurofinsgenomics.jp/jp/service/gsy/orderstart.aspx>

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください！

- お問い合わせ ● ユーロフィンジェノミクス株式会社 人工遺伝子合成サービス
E-mail: gsy-jp@eurofins.com TEL: 03-6701-8080